

## Digitalwaage REF 101514

### Gebrauchsanleitung

#### Inbetriebnahme

Die Waage arbeitet ausschließlich mit Solarenergie. Um einen optimalen Betrieb auch unter schlechten Beleuchtungsbedingungen zu gewährleisten, puffert die Elektronik überschüssige Solarenergie während des Betriebs bzw. wenn die Waage ausgeschaltet ist. Bei längerer Lagerzeit im Dunkeln ist es notwendig für ausreichend Licht zu sorgen (durchschnittliches Raumlicht). Nach wenigen Sekunden ist die Waage betriebsbereit.

#### Aufstellen der Waage

Achten Sie bitte darauf, dass die Waage waagrecht steht.

#### Wiegen (ON)

Alle Funktionen der Waage werden durch Druck auf die Taste **ON-OFF-TARA-HOLD** ausgelöst. Nach dem Einschalten erscheinen zunächst alle Segmente im Anzeigefeld. Bitte warten, bis die Null erscheint. Erst dann das Gewicht auflegen und den Gewichtswert ablesen.

#### Zuwiegen (TARA)

Leeren Behälter (bzw. 1. Gewichtsmenge) abwiegen und Waage durch erneuten Druck auf die Taste wieder auf Null stellen. Behälter füllen (bzw. 2. Gewichtsmenge auflegen). Nur das zugewogene Nettogewicht wird angezeigt. Nach dem Entladen erscheint in der Anzeige das Behältergewicht mit negativem Vorzeichen.

#### Anzeigewert festhalten (HOLD)

Die **HOLD-Funktion** dient zum Festhalten des Messwertes. Wiegegut auflegen, dann Taste für mindestens zwei Sekunden drücken. Sobald **HOLD** in der Anzeige erscheint, Taste loslassen. Gewichtswert wird nun in der Anzeige festgehalten. Durch erneute Bestätigung der Taste wird die **HOLD-Funktion** aufgehoben.

#### Abschalten (OFF)

Durch kurzzeitigen Druck auf die Taste, wenn Null in der Anzeige steht. Sonst Waage erst durch Tastendruck auf Null stellen und durch erneutes Drücken abschalten.

Automatisches Abschalten bei belasteter oder unbelasteter Waage nach etwa 4 Minuten. Im **HOLD-Betrieb** wird die Waage nicht automatisch abgeschaltet.

#### Erklärung der Sonderzeichen

**1. Einschalten:** Nach dem Drücken der Taste erscheinen zunächst alle Symbole. Sie können überprüfen, ob alle Segmente einwandfrei angezeigt werden. Die anschließende Nullanzeige gibt die Wiegebereitschaft an.

**2. Unter Null:** Drücken Sie erneut die Taste.

**3. Überlast:** Waage entlastet, da aufgelegtes Gewicht schwerer als die Höchstlast der Waage ist.

#### 4. Stromversorgung

Falls eine blinkende „**Low-Anzeige**“ erscheint, bedeutet dies, dass die Energie im Puffer erschöpft ist und die Waage besserem Licht ausgesetzt werden muss. Bleibt die „**Low-Anzeige**“ fest stehen, ist die Energie verbraucht und die Waage schaltet gleich ab.

#### 5. Anzeigewert speichern

Solange die Anzeige **HOLD** erscheint, bleibt der Gewichtswert gespeichert, Waage schaltet sich nicht automatisch ab.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen gemäß EG – Richtlinie 90/ 384/ EWG und 89/ 336/ EWG.

#### Hinweis:

Außergewöhnliche elektromagnetische Einflüsse (Störsender in unmittelbarer Nähe) können den Anzeigewert beeinflussen. Nach Ende des Störeinflusses ist das Produkt wieder bestimmungsgemäß einsetzbar.

Stand der Informationen: 09/2013